

کد فرم/ویرایش: F320/00	الزامات عملکردی دستگاه OQ	شرکت سازنده: ابتکار تجهیز طب یکتا
------------------------	----------------------------------	--

شماره سریال :

نوع دستگاه :

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	بله	خیر		
			روشن شدن کمپرسور دستگاه به ازای بالا بودن دما (بیش از 7/5 + درجه)	1
			خاموش شدن کمپرسور دستگاه به ازای پایین بودن دما (کمتر از 2/5 + درجه)	2
			کارت الکترونیک دستگاه توانایی باز کردن درب دستگاه را داشته باشد.	3
			آلارم دیداری و شنیداری دستگاه در خارج از محدوده (7/5 تا 2/5 درجه) فعال شود	4
			بعد از هر نوع آلارم و قطع آلارم شنیداری در صورت بر طرف نشدن آلارم پس از 15 دقیقه آلارم صوتی مجدداً فعال گردد	5
			هنگام باز شدن درب آلارم دیداری فعال شده و در صورت باز ماندن درب حداکثر بیش از 5 دقیقه آلارم شنیداری فعال شود	5
			فن داخل دائم کار باشد. فقط در صورت باز بودن درب قطع شود	6
			لاستیک دور درب پارگی یا نشستی نداشته باشد.	7
			دستگاه کاملاً تمیز باشد	8
			طبقات دستگاه به صورت صحیح در جای خود قرار گرفته باشند.	9
			دفترچه راهنما، همراه دستگاه باشد	10

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :

توزیع نسخ: 1- کنترل کیفیت 2- واحد اقدام کننده